





徕卡离线版软件链接：<https://pan.baidu.com/s/1mIllo9BhKVCq3eFam9brEg> 提取码：yans
软件安装（电脑需为Windows 64位系统，建议先把360杀毒等软件退出。）

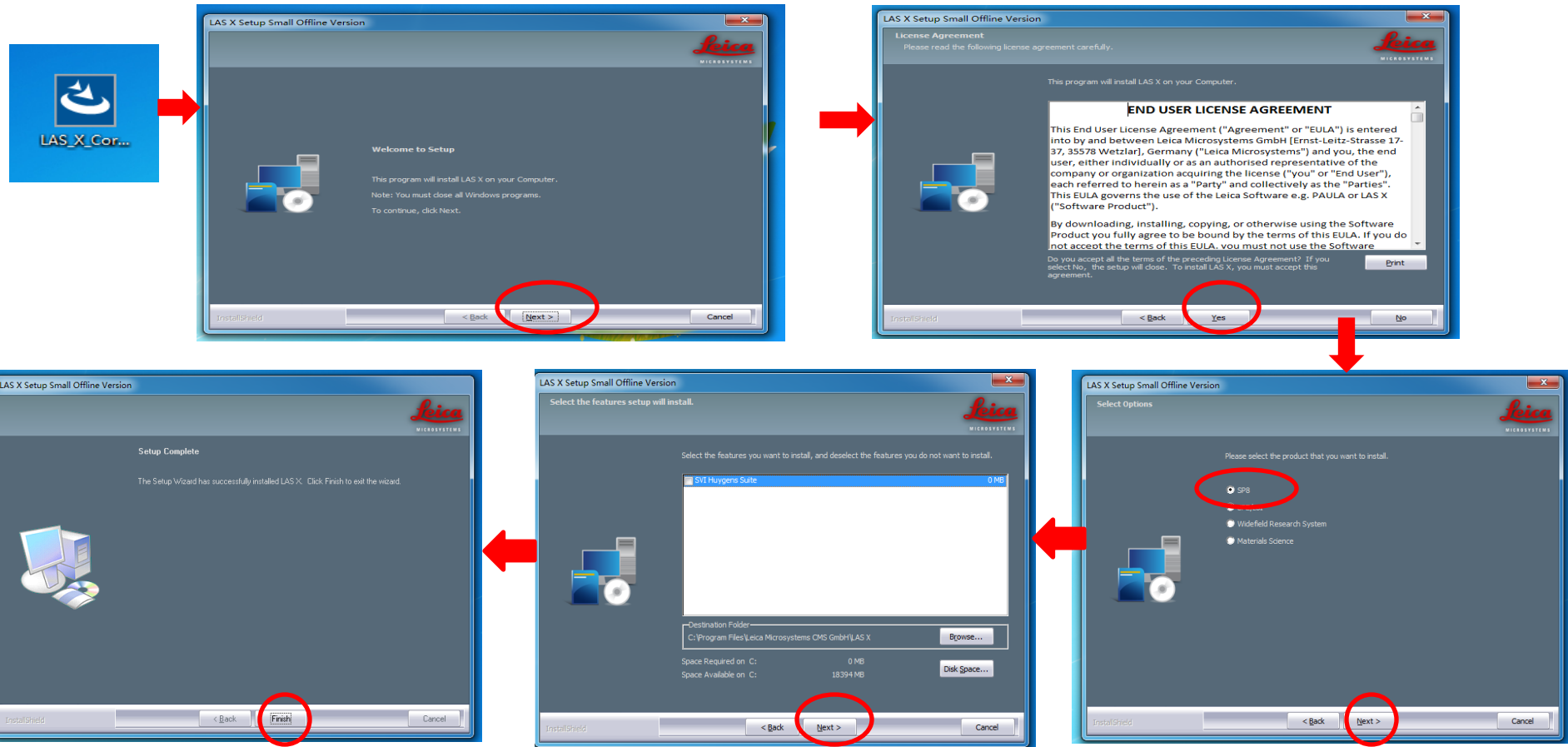

导图:

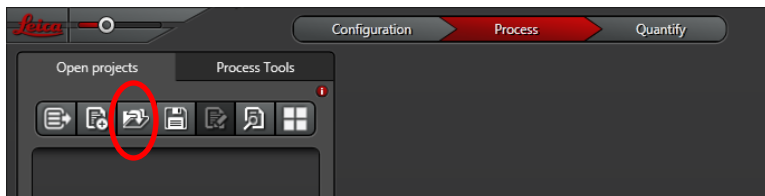

1、双击打开LAS X软件，点击open project图标选择对应的lif文件。

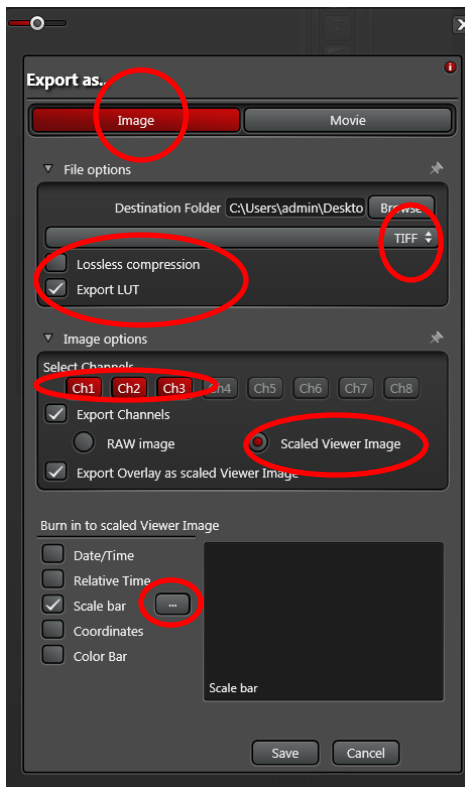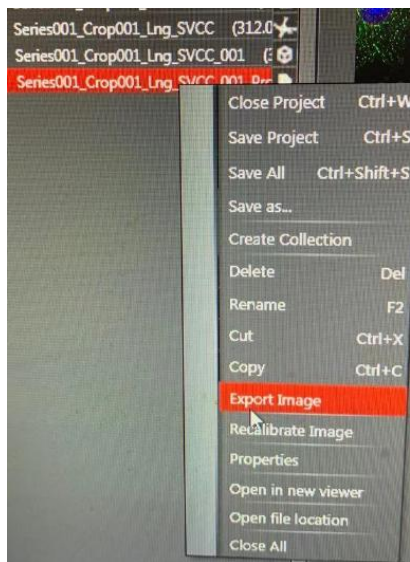


2、选择需要导TIFF的文件，可以先适当调一下图像对比度。鼠标右键export image。

3、选择image，如导出视频选择movie。多色图像导出时，如蓝绿红如果不需要蓝色，可以把对应的ch点灰。需要叠加图就勾上

如需要比例尺
勾上scale bar。
比例尺的设置
点击



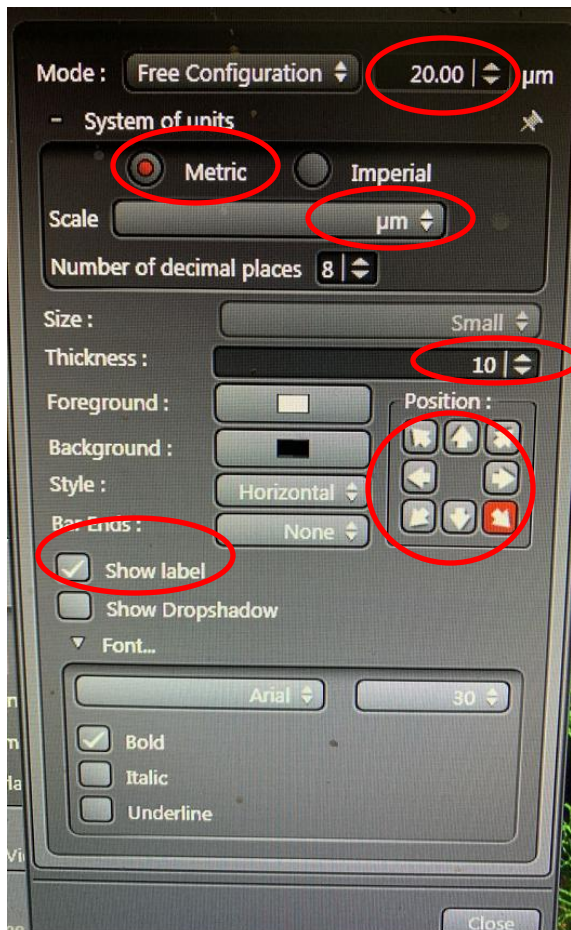

mode包含两种：free configuration为自定义比例尺长度，手动输入需要的长度；

Adaptive为软件自适应比例尺长度。

Scale单位一般为 μm 。

Thickness设置比例尺厚度。


设置比例尺位置。

Show label勾选上显示比例尺长度数值。

设置比例尺字体、大小等。



设置好后点击close。

LUT bitmap (不同颜色代表不同荧光强度)

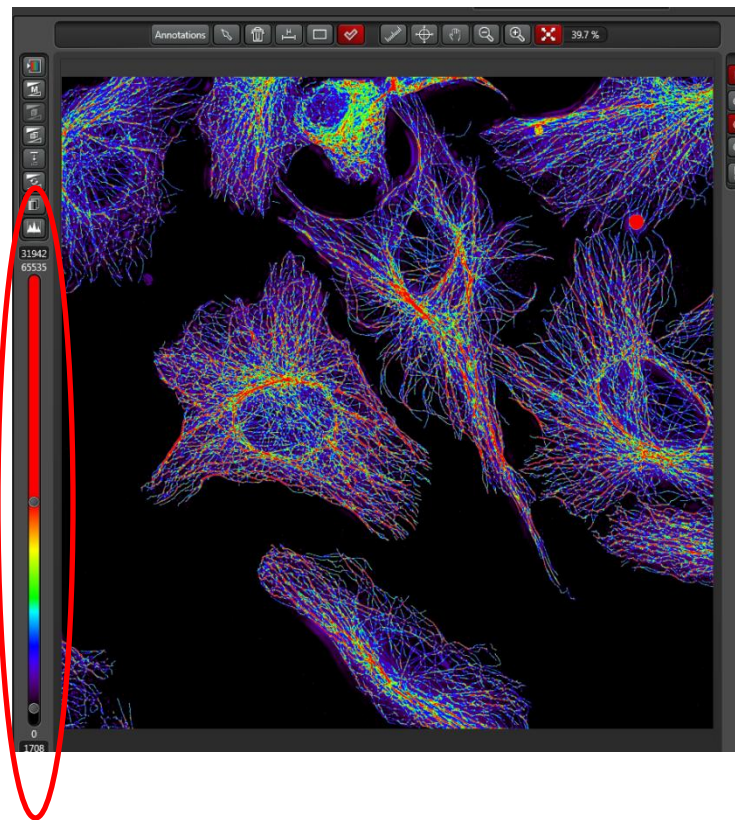


双击需要改伪彩的通道左侧的色度条选择需要的伪彩，**spectrum**比较常用。

如果需要可以调整对比度，之后选中文件右键**export image**。
勾上**color bar**，对应设置点击该图标。
可以设置位置大小等。

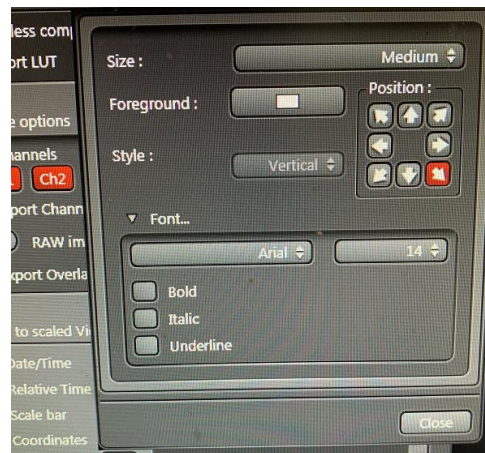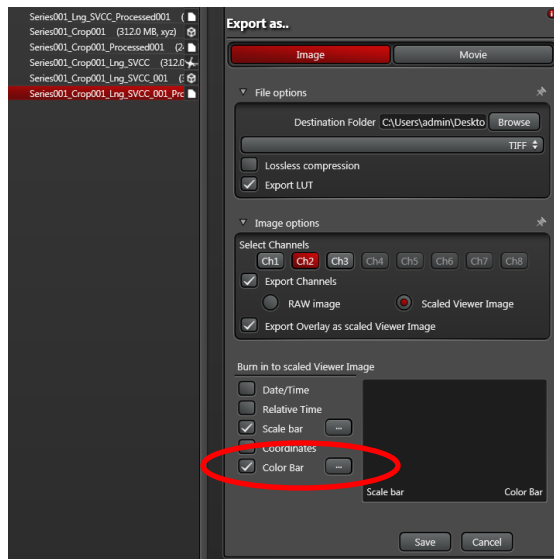

Movie导出

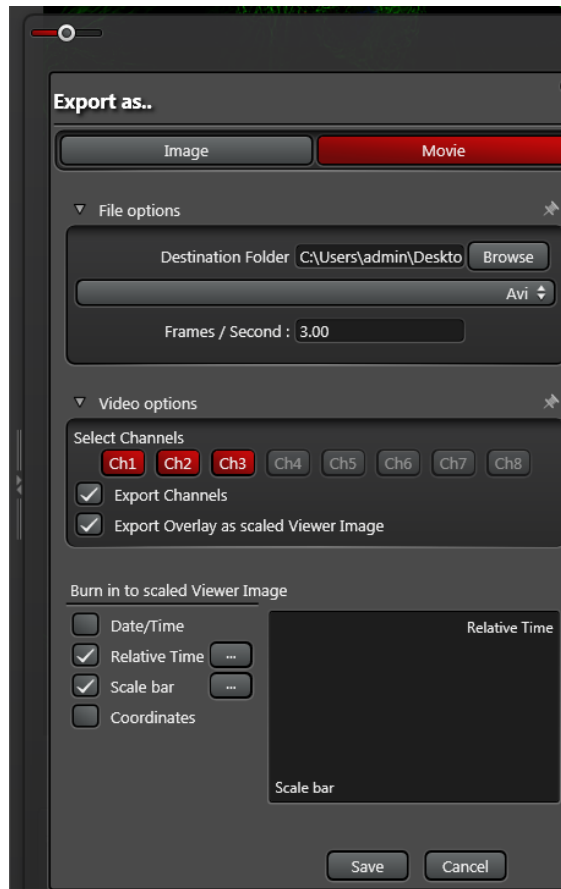

选中需要导出的文件，选择movie，选好保存位置，输入播放速度frames/second。

如需显示时间则勾上relative time，设置点击其右侧的  设置位置颜色字体等。